


## Kundenspezifische Anpassung der Menüs in der *Proteus*® Analyse

Dr. Alexander Schindler


Die *Proteus*®-Analyse bietet umfangreiche Menüs mit Überschriften wie z.B. Datei, Einstellungen, Extras oder Auswertung, die jeweils eine Vielzahl von Funktionalitäten und Optionen bieten. Ab *Proteus*®-Version 9.0 lassen sich über Einstellungen/Menü anpassen... das Menü und alle Unter-Menüs konfigurieren (siehe Abbildung 1).

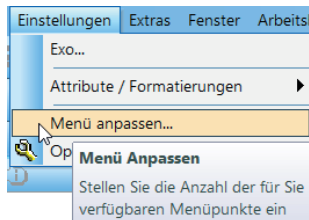

1 Menü Anpassen in der *Proteus*®-Analyse

Durch *Menü Anpassen* kann man die angezeigten Menüpunkte definieren. Mit anderen Worten, es lassen sich einzelne Menü-Punkte sowie die zugehörigen Symbolleisten über Checkboxes ausblenden wie in Abbildung 2 gezeigt. Nur die angewählten Menü-Punkte werden in der *Proteus*®-Analyse angezeigt. Erklärungen zu den Einstellmöglichkeiten dieses Dialogs können im Hilfesystem nachgelesen werden.

Zusammenfassend erlaubt *Menü Anpassen*, die *Proteus*®-Analyse nach den Wünschen und Anforderungen der Anwender zu individualisieren.

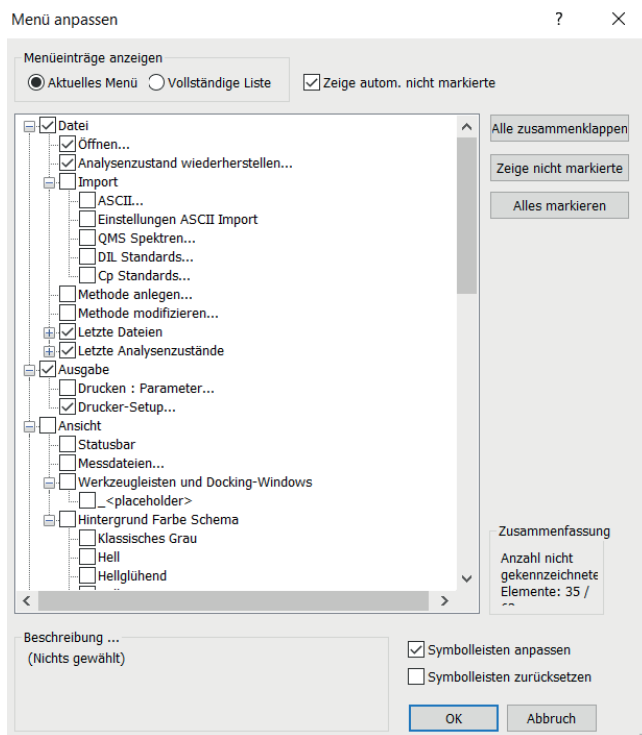

2 Dialog *Menü anpassen* in der *Proteus*®-Analyse